

ToDo

Täglich

- ☐ \ <todo #steffen:2016-09-13> Temperaturen checken (Meerstetter TEC Service R1, R2, ECDL)
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] ~~Vibrationsisoliationsplattformen checken~~
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] ~~Vakuum checken (IGP Controller R1, R2) => Strom der IGP < 2 mA~~
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] ~~Rb-Referenz: 1 pps sync checken~~
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] ~~10 MHz checken (Fehlermeldung am Synthesizer?)~~
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] ~~Frequenzkamm hochziehen + Locken~~
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] ~~Laserfrequenz mit Frequenzkamm checken (Beat sollte bei 31.65 MHz sein)~~
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] ~~Driftmessung aufnehmen (oberer Beat): Kurzzeitstabilität bei 1 s sollte besser als 2×10^{-11} sein, Drift < 1 Hz/s~~
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] ~~RedLab Stripchart / TracerDAQ checken~~
- ☒ [✓ steffen, 2016-09-13] ~~Faserstabilisierung checken~~

From:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:reslab:labbook:2016-09:labbookentry-2016-09-15&rev=1473926733>

Last update: 2016/09/15 08:05

